


乾式恆溫槽(DSD-100, DSD-200)使用說明書

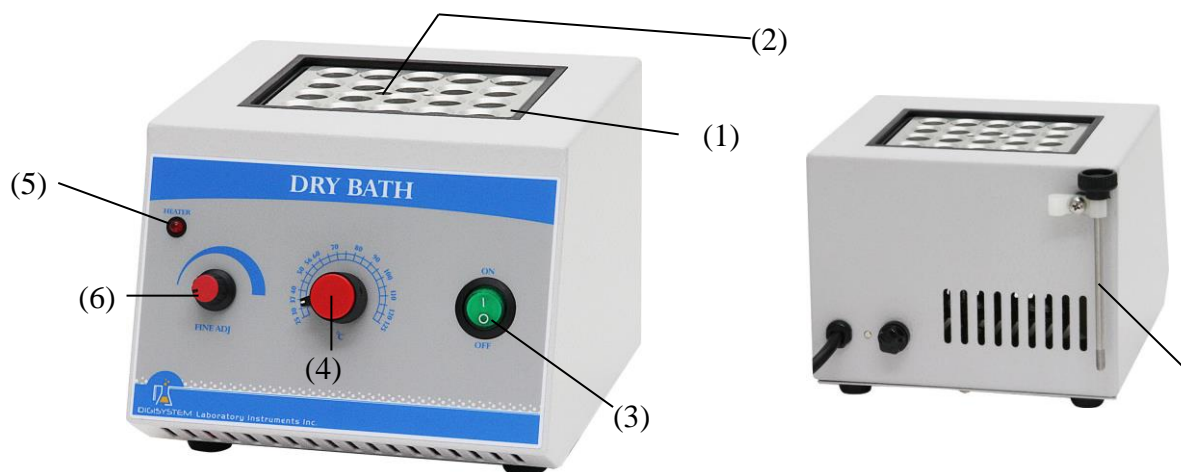

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| (1) 試管槽 | (2) 溫度計插孔 | (7) 鋁塊提起桿 |
| (3) 開關 | (4) 溫度控制鈕 | |
| (5) 加熱指示燈 | (6) 微調鈕 | |

1. 確認電壓如機器後方貼紙標示，將電源插上。
2. 將溫度計插入“試管槽”(1) 上的 “溫度計插孔”(2)。
3. 將“開關”(3) 打開。
4. 調整“溫度控制鈕”(4) 至所需的溫度刻度，此時“加熱指示燈”(5) 會亮起。當“試管槽”(1) 到達設定溫度時，“加熱指示燈”(5) 會熄滅。
5. 檢視溫度計上的溫度顯示是否與設定溫度相同。假如顯示溫度低於設定溫度，請將“微調鈕”(6) 往順時針方向稍微調整一下；假如顯示溫度高於設定溫度，請將“微調鈕”(6) 往逆時針方向稍微調整一下。在轉動“微調鈕”(6)時，請勿一次轉動太大幅度。正確的調整方式為重複多次檢視與調整的動作，直到顯示溫度等於設定溫度為止。
6. 當溫度到達設定溫度時，即可將試管插入“試管槽”(1)內。
7. 機器使用完畢時，請將 “開關”(3) 關閉。

線路圖

