


使用說明書

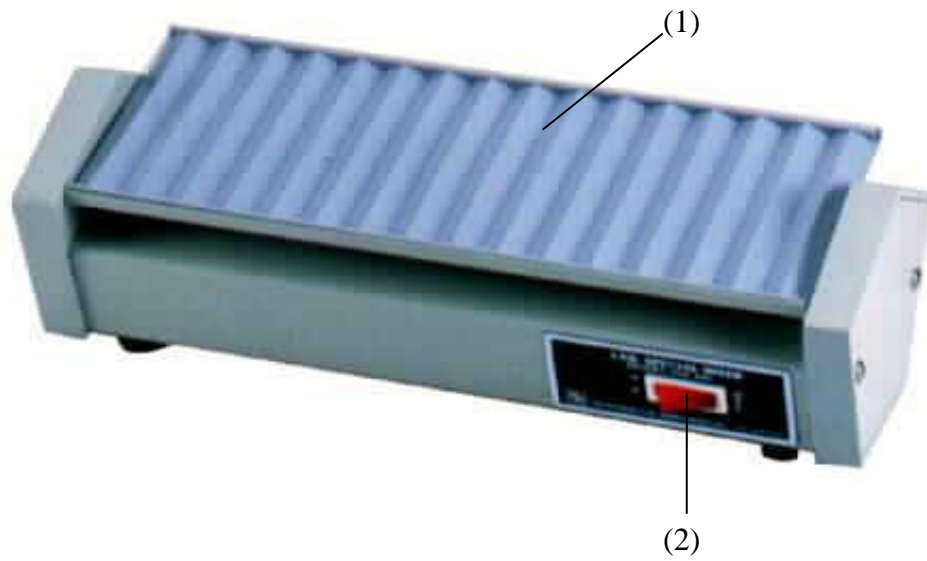


零件名稱:

- (1) 橡膠軟墊
- (2) 開關

1. 將機器之電源插入適當電源插座。
2. 將裝有檢體之容器放在“橡膠軟墊”(1).
3. 把機器之“開關”(2) 放在“ON“ 的位置，此時機器即開始運轉。
4. 如欲讓機器停止，請將開關放在“OFF“ 的位置。

線路圖

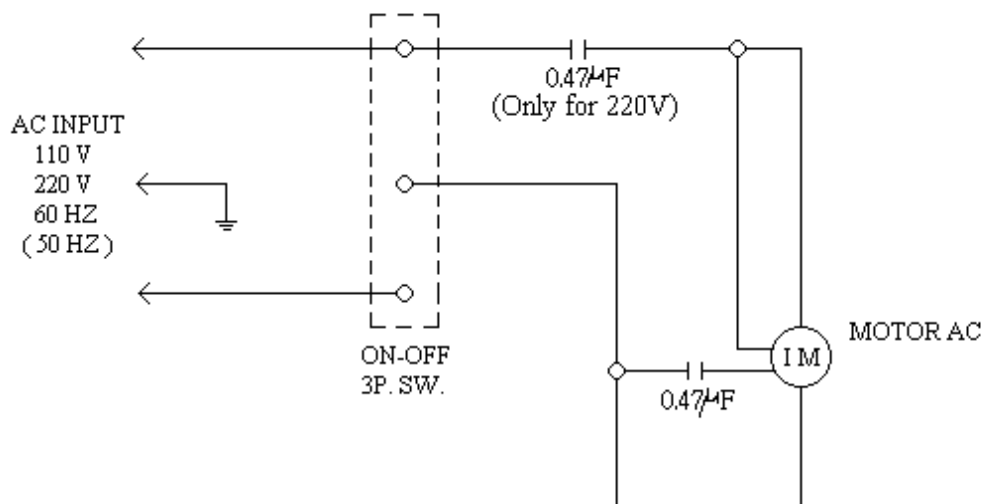

維修手冊

注意：機體發生異常，請詳讀與用說明書，按下表檢查，檢查時請關閉電源，以防危險。若無法自行排除故障，請聯絡經銷商服務維修。維修時需特別技術，請勿自行拆解機體處理。

問題	可能原因	故障排除
機器不運轉	<ul style="list-style-type: none">* 電源插頭沒插* 電源插座故障* 電子零件有瑕疵	<ul style="list-style-type: none">* 將電源重新插好* 換另依各電源插座* 聯絡經銷商服務維修
開關已在 ON 的位置，而開關燈不亮	<ul style="list-style-type: none">* 保險絲損壞* 電源開關損壞	<ul style="list-style-type: none">* 更換保險絲* 聯絡經銷商服務維修
馬達不運轉	<ul style="list-style-type: none">* 馬達損壞* 馬達開關損壞	<ul style="list-style-type: none">* 聯絡經銷商服務維修* 聯絡經銷商服務維修