


使用說明書

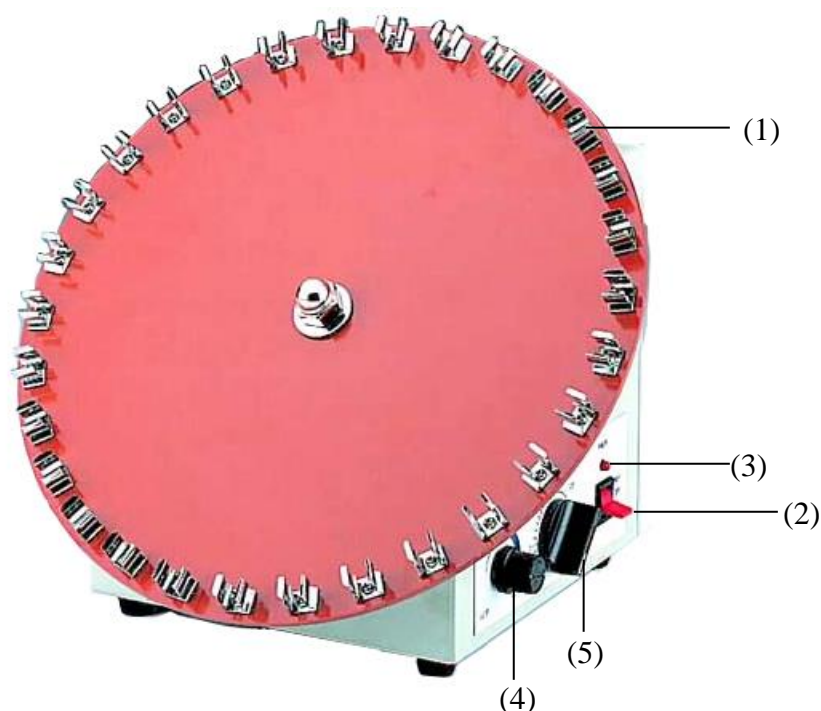

Names of parts:

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 試管夾 | (2) 開關 |
| (3) 電源指示燈 | (4) 速度控制鈕 |
| (5) 定時器 | |

步驟:

1. 將電源線插入插座。
2. 將試管固定於“試管夾”(1)。
3. 選擇運轉模式(“TIMER”, “OFF”, 或 “CONT”)。當“開關”(2)調至“TIMER”時,可設定“定時器”(5)設定運轉時間0~30分鐘。當“開關”(2)調至“CONT”時,機器可連續運轉。當“開關”(2)調至“OFF”時,可使機器停止運轉。當“開關”(2)調至“TIMER”或“CONT”時,“電源指示燈”(3)會亮起。
4. 旋轉“速度控制鈕”(4)設定所需速度。

備註：TIMER – 當“開關”切換於“TIMER”模式時,請設定“定時器”(5)於所需之時間刻度。當計時終了,會聽到“噹”的聲響。

* 如何正確設定“計時器”?

將“定時器”(5)順時針轉動至超過所需時間的刻度,再逆時針迴轉至所需時間的刻度,迴轉動作的目的為確保“定時器”(5)能準確計時。(例如:所需時間為5分鐘,則將定時器轉至7、8分鐘刻度,在迴轉至5分鐘刻度。)

CONT – 無定時且連續運轉,須手動將電源切斷。

OFF – 切斷電源。

線路圖

