


線路圖

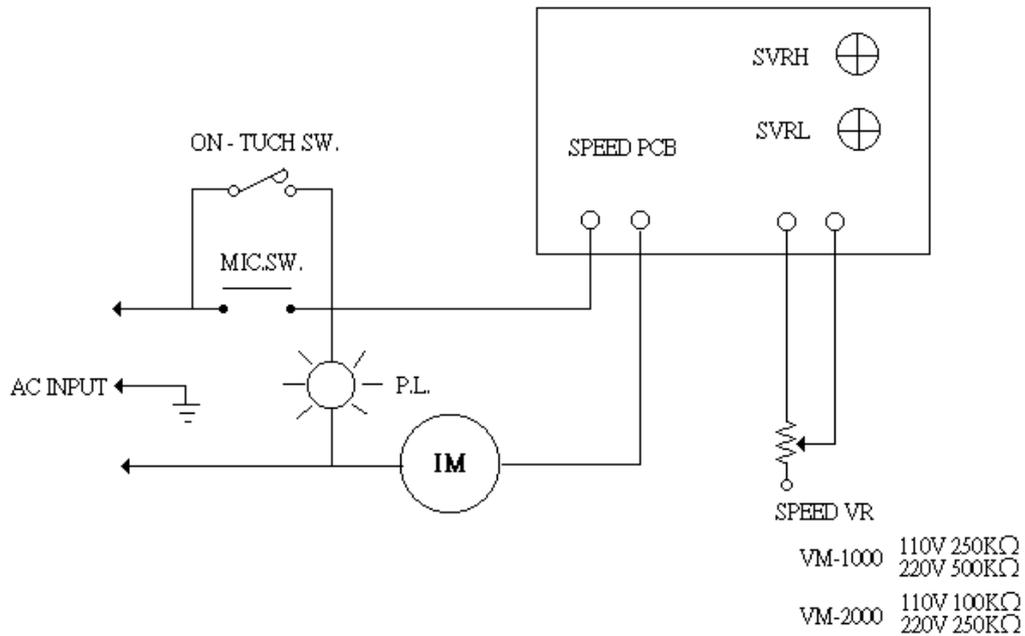

使用說明



1. 請注意機器後方貼紙標示的電壓，將電源線插頭插入適當的電源插座。
 2. 將 ”開關” (1) 置於 ”TOUCH” 的位置，當物體觸壓 “頭部” (2)，機器將會運轉。
 3. 將 ”開關” (1) 置於 ”ON” 的位置，此時機器會自動運轉。
 4. 旋轉 “速度控制鈕” (3) 改變速度，當試管內水柱產生漩渦時，即為適當速度。
- 注意：**當機器運作時，不小心有液體潑灑於機器表面時，請儘快擦拭乾淨，以免造成機器損壞。

維修手冊

注意：機體發生異常，請詳讀與用說明書，按下表檢查，檢查時請關閉電源，以防危險。若無法自行排除故障，請聯絡經銷商服務維修。維修時需特別技術，請勿自行拆解機體處理。

問題	可能原因	故障排除
無法啟動電源	<ul style="list-style-type: none">* 電源插頭沒插* 電源插座故障* 電子零件故障	<ul style="list-style-type: none">* 將電源重新插好* 換另一個電源插座* 聯絡經銷商服務維修
橡膠杯蓋/橡膠平台(橡皮頭)無法轉動	<ul style="list-style-type: none">* 開關沒有置於”ON”或”TOUCH”的位置* 銅頭無法正常運作* 開關損壞* 馬達損壞	<ul style="list-style-type: none">* 將開關置於”ON”或”TOUCH”的位置* 聯絡經銷商服務維修* 聯絡經銷商服務維修* 聯絡經銷商服務維修
速度無法控制	<ul style="list-style-type: none">* 速度調整器(VR)故障* 內部線路板故障	<ul style="list-style-type: none">* 聯絡經銷商服務維修* 聯絡經銷商服務維修
運作時有噪音	<ul style="list-style-type: none">* 銅頭無法正常運作* 銅頭上的皮帶損壞	<ul style="list-style-type: none">* 聯絡經銷商服務維修* 聯絡經銷商服務維修
”TOUCH”功能失效	<ul style="list-style-type: none">* 開關沒有在”TOUCH”的位置* 馬達上的啟動鈕故障	<ul style="list-style-type: none">* 聯絡經銷商服務維修* 聯絡經銷商服務維修